

For Your Success

最高の洗浄力に環境性能をプラス

KOSHIN

KSクリーン®

KS CLEAN

高信化学株式会社

<http://www.koshin-chem.co.jp/>



実験器具用洗浄剤

本社 群馬営業部

〒370-0072 群馬県高崎市大八木町801
TEL: 027-361-3221 FAX: 027-361-4007

埼玉支店

〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田1237-1
TEL: 048-580-7747 FAX: 048-580-7784

東京支店

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町14-17
大伝馬町千歳ビル1F
TEL: 03-5651-3040 FAX: 03-5651-3041

神奈川支店

〒220-0042 神奈川県横浜市西区戸部町5-182
ミカミビル横浜2F
TEL: 045-260-6333 FAX: 045-260-6334

関西オフィス

〒564-0517 大阪府吹田市豊津町13-24
江坂リソエイビル4F
TEL: 078-335-5374 FAX: 078-335-5384

高信化学株式会社



●中性洗剤

ECN-2401 ECN-2404 ECN-2420

用途：ラボ・製造現場のガラス・ステンレス・光度測定用セル・石英器具など全般的な洗浄に適しております。

- 特徴：① 濃縮タイプの為極めて経済的です。
 ② 自然分解型で、生分解性がよく下水に放流しても公害発生の恐れは僅少です。
 ③ 脱脂力に優れ、水切れ、光沢ともに良い仕上がりが得られます。

使用方法	希釈濃度
通常の汚れ	0.5~2%
ひどい汚れ	5%
極端な汚れ	10%

●アルカリ洗剤

ECA-2404 ECA-2420

用途：血液、脂質タンパク質などのひどい汚れに適したアルカリ洗剤です。常温でも十分効果が得られ、超音波洗浄機で洗浄能力が強化されます。

ただし、アルミニウムなどのアルカリに弱い器具にはご使用いただけません。

- 特徴：① pHは 1%=11.3となります。
 ② 重金属などの有害物質は含有しておらず、アルミを除く金属材質には安全です。
 ③ 本剤は硬度の高い水でも十分良好な洗浄力を発揮できます。

使用方法	希釈濃度
通常の汚れ	2~3%
ひどい汚れ	5%
極端な汚れ	10%

●酸性洗剤

ECS-2404 ECS-2420

用途：動物実験用ケージ、受皿等に付着した尿石の除去に優れた洗浄力を発揮します。実験器具などについたスケールの除去にも使用できます。

特徴：有機酸を主成分としており、排水後も速やかに分解する環境に優しい洗剤です。

使用方法	希釈濃度
尿石除去	10%~原液
スケール除去	0.5~25%

●無気泡性洗剤（アルカリ性）

ECF-2404 ECF-2420


用途：脂質、タンパク質などのひどい汚れに適した噴射式自動洗浄機用アルカリ洗剤です。超音波洗浄機でもご使用いただけます。アルミニウムなどのアルカリに弱い器具にはご使用いただけません。

- 特徴：① 本剤は硬度の高い水でも十分良好な洗浄力を発揮できます。
 ② 本剤は有害物質（ヒ素・重金属類）は含有されていません。

使用方法	希釈濃度
通常の汚れ	0.3~2%
ひどい汚れ	3%
極端な汚れ	5%

共通特徴

- ① 無リンタイプ、労働安全衛生法・PRTR法などに抵触する物質を使用しておりません。
- ② 漬け置き・ブラッシング・超音波洗浄など1つの洗剤で複数の洗い方ができます。
- ③ 希釈水の温度を上げるとさらに汚れ落ちの能力が発揮されます。
- ④ 各種SDS（Safety Data Sheet）を発行できます。

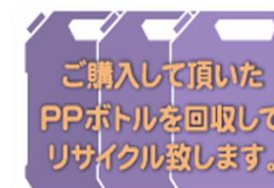

各種サンプルの用意がございます。

製品名	商品コード	容量	包装形態	希望販売価格（税抜）
KSクリーン （液体、中性）	ECN-2401	1Kg	ポリ容器	¥2,700-
	ECN-2404	4Kg	ポリタンク	¥10,100-
	ECN-2420	20Kg	PPタフテナ-	¥36,700-
KSクリーン （液体、アルカリ性）	ECA-2404	4Kg	ポリタンク	¥10,700-
	ECA-2420	20Kg	PPタフテナ-	¥37,900-
KSクリーン （液体、酸性）	ECS-2404	4Kg	ポリタンク	¥6,200-
	ECS-2420	20Kg	キュービテナ-	¥28,700-
KSクリーン （液体、アルカリ無気泡性）	ECF-2404	4Kg	ポリタンク	¥11,000-
	ECF-2420	20Kg	PPタフテナ-	¥40,900-



高信化学は日本乳がんピンクリボン運動のオフィシャルサポーターです。